

COMMENT PRÉLEVER ?

Duo SteriSox



1. Désinfecter les mains et enfiler les gants



2. Enfiler les surbottes



3. Sortir les SteriSox du sachet et enfiler 2 chaussons sur chaque pied



4. Prélever avec la première paire



5. Retirer la première paire



6. La ranger dans le sachet de prélèvement



7. Prélever avec la deuxième paire



8. Ranger la deuxième paire avec la première dans le sachet



9. Refermer le sachet par enroulement et repli des languettes



10. Identifier le prélèvement

Chiffonnette version unitaire

Prélèvement :

- 1 - Désinfecter les mains, enfiler les gants
- 2 - Prendre le sachet contenant la chiffonnette
- 3 - Conserver le sachet extérieur pour le retour
- 4 - Arracher la bande prédécoupée et ouvrir le sachet stérile
- 5 - Retirer la chiffonnette stérile et procéder au prélèvement
- 6 - Ranger la chiffonnette
- 7 - Refermer hermétiquement le sachet



1



2



3



4



5



6



7

Identification du prélèvement :



Identifier le sachet de prélèvement



Replacer le sachet de prélèvement dans le sachet de transport qui peut être également identifié

Transfert au laboratoire :



Par courrier postal :
Le sachet de transport permet la rétention de fuites et de mauvaises odeurs. Voir aussi sachet BioEtanche p.3



ou par le préleveur :
Le sachet de transport évite les contaminations croisées. Sacoche isotherme recommandée